



**INSTRUKSI KERJA**  
**PENGGUNAAN OILBATH**  
**LABORATORIUM OPERASI TEKNIK KIMIA**  
**PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Kode Dokumen	:	
Revisi	:	
Tanggal	:	
Diajukan oleh	:	
Dikendalikan oleh	:	
Disetujui oleh	:	

# OILBATH

## Tata Cara

1. Mengatur Setpoint Temperatur  
Putar **push/turn** kontrol sampai berkedip simbol **C**. Dengan menekan tombol **SET**, gunakan (putar) **push/turn** kontrol untuk mengatur suhu setpoint yang diinginkan.
2. Mengatur Delay Switch-on  
Putar **push/turn** kontrol sampai (delay) dan simbol berkedip. Dengan menekan tombol **SET**, gunakan (putar) **push/turn** kontrol untuk mengatur waktu.
3. Mengatur Holdingtime  
Putar **push/turn** kontrol sampai (hold) dan simbol berkedip. Dengan menekan tombol **SET**, gunakan(putar) **push/turn** kontrol untuk mengatur waktu.
4. Mengatur Setpoint-dependent waiting time  
Putar **push/turn** kontrol sampai **SP** berkedip. Dengan menekan tombol **SET**, gunakan (putar) **push/turn** kontrol untuk mengatur pada **ON**.
5. Mengaktifkan Circulating Pump  
Putar **push/turn** kontrol sampai simbol berkedip. Dengan menekan tombol **SET**, gunakan (putar) **push/turn** kontrol untuk mengatur pada **ON**.
6. Monitor temperature setting  
Putar **push/turn** kontrol sampai monitor temperature berkedip. Dengan menekan tombol **SET**, gunakan (putar) **push/turn** kontrol untuk mengatur “**monitor temperature**”.