

## ANALITYCAL BALANCE

- **Petunjuk Dasar Penggunaan**

1. Timbangan analitik ini digunakan untuk menentukan berat bahan yang akan ditimbang. Timbangan ini non-otomatis, bahan secara manual ditempatkan pada pelat timbangan dan berat bahan dibaca setelah nilainya stabil.
2. Letakkan timbangan pada permukaan yang stabil dan rata
3. Hindari panas yang ekstrim atau perubahan temperature ruangan karena pemanasan atau sinar matahari langsung.
4. Hindari goncangan saat proses penimbangan
5. Timbangan harus terlindung dari kelembaban tinggi, uap bahan kimia dan debu.
6. Kesalahan pembacaan hasil dapat terjadi karena gangguan elektromagnetis atau karena suplay listrik yang tidak stabil

- **Prosedur Kerja**

1. Hubungkan timbangan dengan suplay listrik
2. Tekan tombol ON/OFF untuk menghidupkan timbangan.
3. Display akan menunjukkan angka 0,00 timbangan siap digunakan.
4. Letakkan bahan yang akan ditimbang pada pelat timbangan. Setelah stabil, display akan menunjukkan berat bahan.
5. Ambil bahan dari timbangan
6. Tekan tombol On/Off untuk mematikan.
7. Timbangan dalam keadaan stand by, layar display menunjukkan (\*).
8. Cabut aliran listrik apabila proses penimbangan sudah selesai.